



BMDS

DAS-8029 **XPT, IPT/T Handheld Reader**

番号表示形式

詳細

DAS-8029リーダーはBMDSマイクロチップ XPT, IPT, IPTTの番号を読み取る携帯型識別機です。明るく見やすいLED画面に大きな文字で表示します。使いやすさを考慮して読み取った番号は次の番号が読み取られまで表示を残します。

前面パネルの操作により、読み取り時のビープ音、バイブレーション、同一番号の読み取りへの注意喚起を設定できます。連続読み取りの時間設定、未使用時の終了時間の設定もできます。各種の設定に関してパスワードによる不注意な変更を防止する機能も御座います。

DAS-8029には長寿命のリチウムイオン電池が使われています。電池は再充電でき、必要に応じてお客様が電池を交換する事もできます。

前面パネルには読み取り稼動中を示すLEDライトの連続点灯機能があり、番号読み取り中の確認が容易に出来ます。この機能により電波環境が悪く読み取りに障害がある場合の判別が容易に出来ます。



連続して番号を読み取る場合にはAC電源を使えます。電池が入っていてもAC電源を使用する場合にはこちらを優先して、電池の減りを防ぎます。もちろんAC電源のみでも使用は可能です。本来DAS-8029は携帯型として設計されましたが、定置用のスタンドや落下の際の損傷を和らげるブーツもご利用頂けます。




www.BMDS.com

800-526-BMDS

Made in the USA

アジア地区総発売元 **アルファクスバイオ株式会社**
子母口事業所 〒213-0023 川崎市高津区子母口433番地
TEL : 044-755-6636 FAX : 044-755-6637



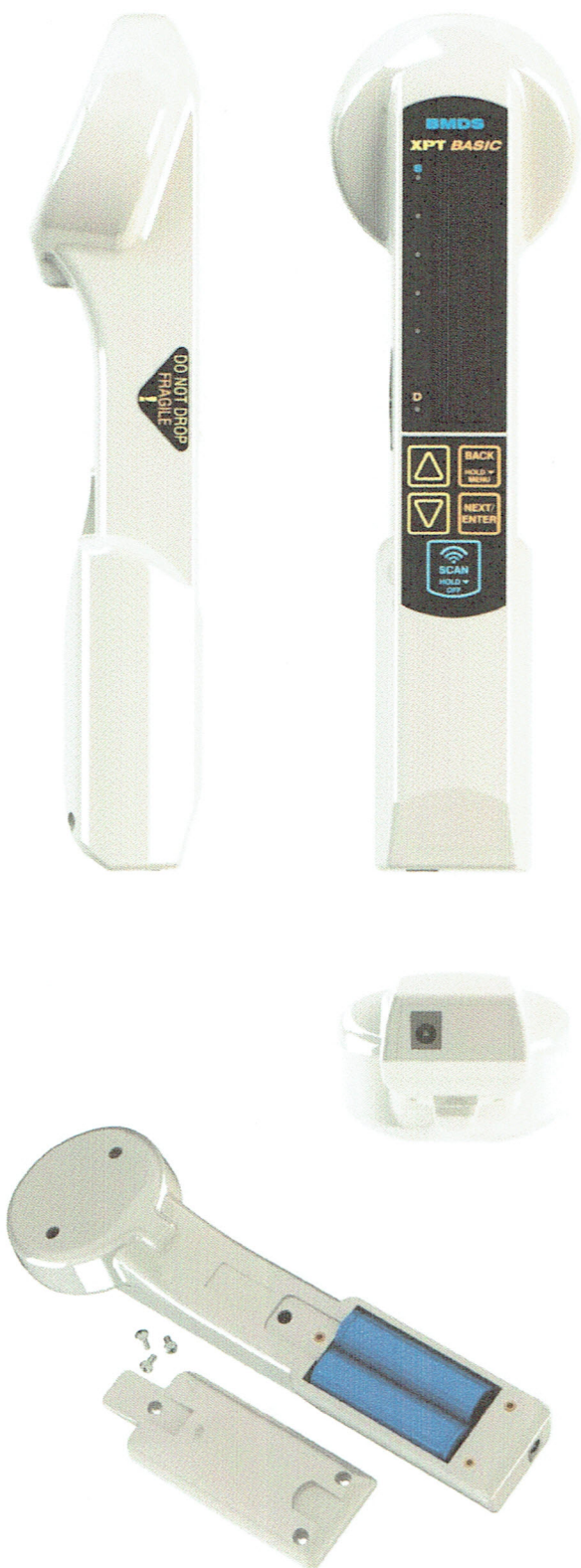

機能

高輝度LED 表示20文字2行

読み取り中の連続LEDライト点灯により容易な読み取り

ハイブリッド読み取りコイルの使用により広い読み取り領域

消費電力削減により1日連続使用可能

コントロールパネル

電池残量表示アイコン

不慮の設定変更を停止するパスワード機能

メニューオプション:

- 自動連続読み取り
- 読み取りビープ音
- 振動による読み取り完了通知
- 自動モード時の読み取り間隔設定
- 重複読み取り通知機能
- 不使用時の自動停止時間の設定
- パスワード設定
- 内部ファームウェアバージョン表示

電源

充電用の12 ボルト国際標準電源

底部への簡単な接続で電源を利用

電池: 2個の 3.7 ボルト リチウムイオン電池 (交換可能)

機構

識別機: 幅7.3cm 高さ5.0cm 長さ25.1cm

重さ: 363 グラム

材質: 圧縮 ABS ポリカーボネイト

適応マイクロチップ

BMDS XPT, IPT & IPTT

(IPTT: 温度なし, 識別番号のみ)

CALL US: 800 526 BMDS

Bio Medic Data Systems, Inc. 1 Silas Road Seaford, DE 19973 Inquiry www.BMDS.com

製造: 米国BMDS

販売: アルファクスバイオ株式会社